小动物活体实时成像仪 Biospace OPTIMA 开关机流程

- 1. 开机:
 - ① 开电脑主机 (电脑密码: bios123)

完全进入电脑桌面后,观察仪器副屏是否点亮。已点亮可跳过步骤②

- ② 成像仪开机:长按设备正面面板按钮 3s 开机 → 开机 3-5 min 后
- ③ 打开电脑软件
- ④ 观察仪器副屏 等待 Tube Temp 降温至-28℃后,开始图像采集



- 2. 关机
- 2.1 麻醉机关机:每一次实验结束时,请务必确认麻醉仪关闭。
 - ★要检查 5 个部件都要关!! ①蒸发罐指数归零; ②流量计 O₂ 开关关闭; ③关闭麻醉气泵; ④关闭气体回收器; ⑤关闭麻醉仪插座总开关。
- 2.2 成像仪关机:
 - 确认 48 小时内无人使用后可严格按照以下顺序关机
 - ①关闭电脑软件 → ②关闭仪器 (短按设备正面面板按钮关机,触屏黑
 - 屏) → ③关电脑主机。★一定要先关软件再关仪器!!!
 - 48 小时内有人继续使用(当天有人使用可以不用关电脑主机)关闭电脑软件 →关电脑主机, ★不关仪器。