


小动物活体实时成像仪 Biospace OPTIMA

使用注意事项

1. BLI 拍照全过程：采集界面的 illuminator 设置**严禁**高过 9%
2. FLI 拍照 Preview 过程：采集界面的 illuminator 设置**严禁**高过 9%

【注意】：Illuminator 设置错误会损伤感光元件

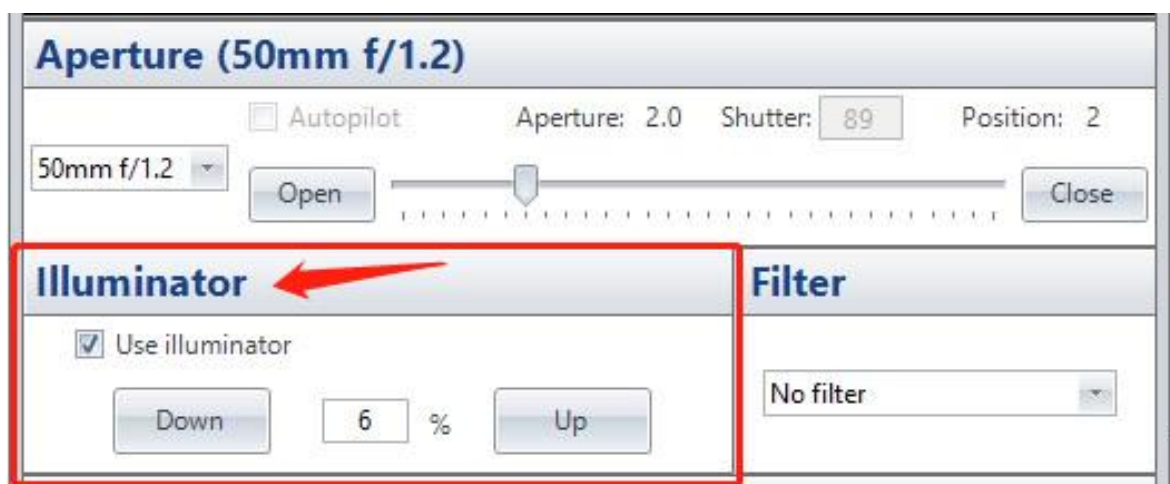

3. 文档 save、软件 Acquisition 和 M3Vision 同时开启使用，等过程中，会出现短暂卡顿状态，请勿点击鼠标，等待加载完成（光标滑动流畅）后，再使用。
4. 设备上存在副屏（含有部分软件和设备设置模块），因此电脑主屏上看不见鼠标指针时，请不要着急点击鼠标，多次重复向左（电脑主屏方向）滑动鼠标后，寻找鼠标指针。

5. 移动载台时需要提前检查，确保载台上方及周围（进气管和出气管等结构），没有东西会撞到相机或暗室顶部后才可移动。

6. 载台移动时，请勿直接点击软件上方的 UP 键,建议缓慢滑动下方的升降滑块寻找合适的成像高度。

【注意】：载台高度（Stage）仅用于调节成像视野大小

如果是想调焦距，通过下方的 Focus 选项来调节

7. 载台清洁：**严禁**直接对暗室或载台喷洒酒精，应酒精喷湿纸巾后，用纸巾擦拭。

8. 若涉及细胞或组织拍照，请勿打开培养皿或培养板的盖子，以免污染设备内环境，造成生物污染。

9. 仪器使用过程严禁触碰设备触屏。

10. 实验结束后请如实登记实验信息。

11. 未经授权，严禁自行安装任何软件，严禁更新电脑系统。

12. 无独立操作资格者在未获得仪器管理员允许下严禁自行操作仪器。

13. 仪器出现报错，请及时手机拍摄报错信息，并及时上报仪器管理员或发到仪器使用群里。

14. 日常使用请勿触碰侧面总电源开关

15. 日常使用请勿使用仪器触摸屏

16. 使用后，请确认当日及隔天预约情况，如果 48 小时内有人预约使用，则仪器不用关机。

17. 软件初始启动会出现卡顿，请勿点击鼠标，待鼠标可以流畅滑动后再使用。

